

洗浄チェッカー

ATP + AMP ふき取り検査

ルミテスター PD-20 & ルシパック Pen

プラスAMPで
超高感度!!

いつでも、どこでも、誰でも、10秒。見えない汚れが測れます。



ルシパック Pen

※ルシパック Penは
ルミテスター PD-20専用です。

ルミテスター PD-20

- 製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生管理に最適です。
- 洗浄不良をその場で判定。再洗浄で未然に食中毒事故を防ぎましょう。

超高感度

ATP プラス AMP の測定で より高感度に汚れを検出 (特許No.3409962)

※ATP (アデノシン三リン酸) は、微生物や食品残渣に含まれる物質で汚れの指標とされています。 ※AMP (アデノシン一リン酸) は、加熱や発酵によりATPが変化した物質です。

簡単・迅速

「ふき取り、あとは測るだけ」測定時間は10秒

小型・軽量

世界最小・重さはわずか235g(電池別)

低価格

ルミテスター PD-20 99,800円(希望小売価格・税抜)
ルシパック Pen(100本入り) 24,000円(希望小売価格・税抜)

清浄度管理と従業員の衛生意識向上で、 食中毒事故ゼロをめざしましょう。

- ATPふき取り検査法は「食品衛生検査指針微生物編 2004(厚生労働省監修)」に掲載されています。
- ATPふき取り検査は、HACCPの第一歩です。

レストラン 給食施設で

清浄度管理で
二次汚染を防ぎましょう。


- 洗浄不良をその場で判定。再洗浄で事故を防ぎましょう。
- 測定結果を数値で管理することで、店舗・現場ごとに清浄度の比較ができます。



食品工場で

製造ラインの洗浄評価は
大丈夫ですか？

- 日々の洗浄評価はもちろん、緊急時の汚染箇所の特定にも威力を発揮します。
- 乾燥綿棒なので水のサンプリングも可能。
- 汚れ全体の洗い残しを少なくすることで、アレルギー残存の可能性を少なくできます。

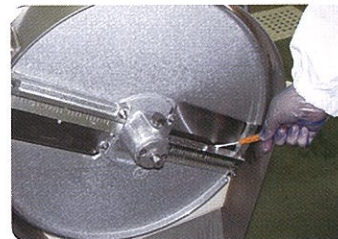

衛生教育で

衛生教育は
すべての基本です。

- その場で測定結果が出ますので、衛生教育のツールとして抜群の説得力を発揮します。




使用方法

① ふき取る




ルシバックPenの綿棒を水で湿らせて、検査対象をふき取る。

② よく振る

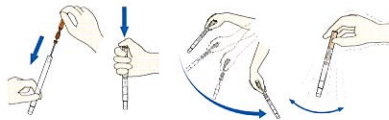

綿棒ホルダーを本体に戻しワンタッチ。
チューブ中間の液を底にふりおとし、粉末の試薬を溶かす。

③ 測定する

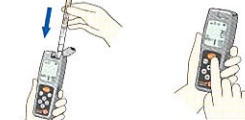

ルシバックPenをルミテスターPD-20の測定室に入れて測定。

ルミテスター PD-20 (商品コード: 60485) 99,800円(希望小売価格・税抜)

測定時間	10秒
データ出力	RLU:Relative Light Unit (相対発光量)
データメモリー	2000データ
電源	単3アルカリ乾電池2本または単3ニッケル水素充電電池2本
大きさ/重量	65×175×32mm/約235g(電池別)
付属品	単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、スタンド、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル、CD-ROM



ルシバック Pen (商品コード: 60331) 100本入 24,000円(希望小売価格・税抜)

製品形態	綿棒、ATP抽出試薬、発光試薬を含む一体型検査試薬
包装/梱包	20本入りアルミ袋、5袋で1キット(計100本)
保存条件	2-8℃ 凍結しないこと

- * ルシバック Penはルミテスター PD-20専用試薬です。従来品には使えません。
- * 40本入りのルシバック Pen40(商品コード:60333)もございます。
- * 測定値は従来品ルミテスター PD-10(N)&ルシバックワイドと同じです。

〈ご注意〉

- ※本製品を清浄度検査の目的以外には使用しないでください。
- ※本製品は、一般細菌数測定、または特定の病原性菌の検出などには使用できませんのでご注意ください。

製造元/お問い合わせ

キッコーマン食品株式会社

kikkoman

バイオケミカル事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL:03-5521-5490 FAX:03-5521-5498
E-mail: biochem@mail.kikkoman.co.jp
URL: http://www.kikkoman.co.jp/bio/

本カタログに記載された内容は、了解なしに変更させていただくことがあります。

© 2010 Kikkoman Corp. (07-1)

測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622
FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satotech.com